

Top Balance_EB-3200H

기기 사용방법 및 주의사항

◆ 기기사용법

1. 저울의 수평을 맞춘다.
2. 붓으로 저울의 팬을 청소한다.
3. 저울의 전원을 켜다.
4. Tare 버튼으로 0점을 조절한다.

◆ 주의사항

1. 젖은 손으로 기기를 다루지 않는다.
2. 수평 상태와 청소상태를 자주 점검한다.
3. 에어컨, 히터 바람이 불지 않는 곳에서
칭량한다.

❖ 분석화학실험실 / 기기 담당자: 방예진