

Shaking Incubator

기기 사용방법 및 주의사항

◆ 기기사용법

1. 기기의 스위치를 ON
2. Mode 버튼을 이용하여 온도/RPM/시간 설정
3. 설정 완료 후, 작동 시에 on/off 버튼을 누르기
 - 예를 들어, RPM 설정 후 [ON/OFF]라인의 RPM 버튼을 눌러야 작동이 시작된다.

◆ 주의사항

1. shaking 하고자 하는 물질은 멸균병, tube, vial 등에 보관하여 무게중심을 맞춰 배치
2. 깨지기 쉬운 용기는 솜 등으로 감싼 후 배치
3. 용기 윗부분을 고무 링 등으로 묶어 흔들리지 않게 고정

❖ 분석화학실험실 / 기기 담당자: 최민선