

Oven (Donam)

기기 사용방법 및 주의사항

◆ 기기사용법

1. 기기 옆의 전원 스위치를 On 한다.
2. Oven temp를 누르고 화살표 버튼을 이용하여 목적온도를 입력한다.
3. Start 버튼을 눌러 동작을 시작한다.

◆ 주의사항

1. 실험 중에 기기가 고온 상태이므로, 문을 여닫을 때 반드시 장갑을 착용한다.
2. 사용하지 않을 때는 전원을 끈다.