

C-D0 Drying Oven

기기 사용방법 및 주의사항

◆ 기기사용법

1. 온도 조절기로 설정온도를 맞춘다.
2. Oven 위의 온도계로 온도를 확인하며 온도를 조절한다.
3. 건조 할 Vial이 작을 경우 beaker를 이용하여 넘어지지 않게 한다.

◆ 주의사항

1. 젖은 손으로 기기를 다루지 않는다.
2. 장갑을 끼고 내용물을 꺼낸다.
3. 고온의 beaker는 차가운 바닥에 놓지 않는다.

❖ 분석화학실험실 / 기기 담당자: 방예진