

Electric Muffle Furnace

기기 사용방법 및 주의사항

◆ Temperature : up to 1200°C Max

◆ 기기사용법

1. Power 스위치를 ON 한다.

2. [Start] 버튼을 누르면 현재 내부온도, 남은 동작시간이 나타나며 설정 프로그램 모드 시작

[Standard 모드 설정]

- ① 파라미터 설정 모드 버튼을 누른다
- ② 화살표 버튼으로 목적온도와 동작시간을 입력
- ③ 파라미터 설정 모드 버튼 눌러 대기상태로 전환
- ④ Start/Stop 버튼을 눌러 동작을 시작/종료

◆ 주의사항

실험 중에 기기가 고온 상태이므로, 문을 여닫을 때 반드시 장갑을 착용한다.

❖ 분석화학실험실 / 기기 담당자: 최민선