

GC 7820A/MS 5977E

기기 사용방법 및 주의사항

◆ 기기사용법

1. He gas의 유무 확인 후 밸브를 연다.
2. GC 와 MSD 기기의 전원을 켜다.
3. 컴퓨터 바탕화면의 GCMSD, GCMSD Data Analysis 프로그램을 연다.
4. 전원을 끌 때는 MSD를 vent 완료 후 기기의 전원을 끄고, He을 잠근다.

◆ 주의사항

1. 젖은 손으로 기기를 다루지 않는다.
2. Vent 완료 확인 후 전원을 끈다.
3. Filtration을 거친 sample만 분석한다.
4. 기기가 켜있을 때는 항상 He를 흘려준다.

❖ 분석화학실험실 / 기기 담당자: 방예진