

안전장비 - '비상샤워시설 (safety showers)' 사용 지침서

작성일자 : 2013/09/24

모든 보호적인 조치가 실패했고 작업자의 전신이 화학물질에 튀었을 때에는 즉시 온몸을 씻기 위해 비상샤워기를 작동시켜야 한다.

1. 실험실 작업자는 가장 가까운 비상샤워기의 위치를 알고 있어야 하고 사용법을 잘 알고 있어야 한다.
2. 비상샤워기는 옷에 불이 붙었을 때 혹은 화학물질이 쏟아져 몸에 묻었을 때 물이 충분히 흐를 수 있게 되어있다.
3. 부식성 화학 물질이 쏟아진 경우, 접촉 가능성을 줄이기 위해 화학물질이 묻어있는 부분의 옷을 벗어야 한다. 벗어진 옷은 샤워를 하는 동안 샤워기 밑에 두어야 한다.
4. 최소 15분에서 30분 정도 샤워를 해야 한다.
5. 비상샤워시설은 일년에 한번씩 성능검사를 받아야 한다

※ 샤워 손잡이는 사용할 때 당기고, 사용 후 꼭 손잡이를 밀어서 꼭 잠근다.

※ 화학물질 등에 오염 되었을 시 만 사용한다.