

## 안전장비 - '눈 세척 장비(eye-washer)' 사용 지침서

작성일자 : 2013/09/24

모든 보호적인 조치가 실패했고 작업자 의 눈에 화학물질이 튀었을 때에는 즉시 눈을 씻기 위해 눈 세척 장비(eye-washer)를 작동시켜야한다.

1. 실험실 작업자는 가장 가까운 눈 세척 시설(eye-washer)의 위치 및 사용법을 잘 알고 있어야 한다.
2. 실험실 작업자들은 실험실 내에서 콘택트 렌즈를 착용해서는 안된다.  
만일 콘택트렌즈를 착용했다면, 즉시 렌즈를 제거해야 한다.
3. 부식성 화학물질이 눈에 남아있지 않도록 최소 15분~ 30분간 눈을 세척한다.
4. 충분한 세척 후, 실험실 책임자에게 알려야하며 바로 의학적인 치료를 받을 수 있도록 한다.
5. 박테리아의 성장을 막기 위해, 눈 세척 시설(eye-washer)은 1주일에 한번씩 실험실에서 자체적으로 테스트 한다.
6. 눈 세척 시설(eye-washer)은 일년에 한번씩 성능검사를 받아야 한다.

**※ 눈 세척 시설 손잡이는 사용할 때 당기고, 사용 후 꼭 손잡이를 밀어서 꼭 잠근다.**

**※ 화학물질 등에 오염 되었을 시 만 사용한다.**